



大豆酪蛋白琼脂（TSA）培养基平板使用说明书

【货号】 PB033

【用途】

用于医药工业洁净室、洁净区及无菌室的沉降菌和浮游菌测定。(GB 标准)

【规格】 10 皿/包*2

【成分】 (g/L)

胰酪胨（酪蛋白胰酶消化物）	15.0
大豆粉木瓜蛋白酶水解物	5.0
氯化钠	5.0
琼脂	15.0

【pH 值】

7.3±0.2 (25℃)

【原理】

胰酪胨和大豆粉木瓜蛋白酶水解物，这两种物质为菌体提供高营养物质氮、氨基酸和长链肽；氯化钠维持渗透压；琼脂作为培养基的凝固物。

【用法】

无菌环境下打开培养基，按照标准进行接种培养；未使用完培养基密封后 2-8℃避光保存。

注：培养基使用前保持平板干燥。

【质量控制】

质控菌株	方法	培养条件	生长情况	菌落形态
大肠埃希氏菌 ATCC 25922	定性	36℃±1℃ 24h±2h	生长良好	无色菌落
粪肠球菌 ATCC 29212				无色菌落

【保存】

2-8℃避光保存。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。